

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numaraları:

Sağlık Bakanlığının Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar:

Zarar Türü	Uygulama Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Sıklığı
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	Laboratuvarlar, ilaç fabrikaları, kozmetik üretim tesisleri gibi alanlarda paslanmaz çelik, plastik ürünler ve yüzeyler, sert yüzeyler, zeminler, duvar, cam, formika ve vinil yüzeylere uygulanabilir./	60 dakika/ Doğrudan kullanım	Günlük olarak kullanılabilir
Escherichia coli ATCC 10536			
Staphylococcus aureus ATCC 6538			
Enterococcus hirae ATCC 10541			
Candida albicans ATCC 10231			
Aspergillus brasiliensis (Aspergillus niger) ATCC 16404			
Mycobacterium terrae ATCC 15755			
Bacillus subtilis ATCC 6633			
Polio virus type 1, Lsc-2ab			
Adenovirus, type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5			

Kullanma şekli: Spor-Klenz® Ready To Use; laboratuvarlar, ilaç fabrikaları, kozmetik üretim tesisleri gibi alanlarda paslanmaz çelik, plastik ürünler ve yüzeyler, sert yüzeyler, zeminler, duvar, cam, formika ve vinil gibi yüzeylere uygulanabilir. Ürün, kullanıma hazır bir üründür, 20°C sıcaklıkta kullanılması tavsiye edilir.

Dezenfektan sprey: Ürünü, temizlenmiş yüzeyler üzerine plastik bir sprey şişesi kullanılarak sulandırmadan püskürtün. Temas süresi için tabloya bakın. Açık havada kurumaya bırakın veya artılmış su ile durulayın ve kurumaya bırakın.

Geniş spektrumlu dezenfeksiyon: Dezenfekte edilecek olan yüzeydeki herhangi bir belirgin kalıntı veya organik maddeyi temizleyin. Dezenfekte edilecek malzemeyi ürün içine daldırın. Temas süresi için tabloya bakın. Safılaştırılmış su ile durulayın.

Üretici firmanın adı ve adresi:

STERIS®
STERIS Corporation,
P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166,
Amerika Birleşik Devletleri
www.steris.com

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

CRAD Çevre Risk An. Den. ve Eği. Hizm. Ltd. Şti.
Atakent Mh. Türker Cd. Göktürk Sk. No:8/A Ümraniye-İstanbul
0 216 335 46 00- gbf@crad.com.tr

Net miktarı: 946 mL (steril ambalaj);

850 mL (steril olmayan ambalaj); 3,2 L (steril olmayan ambalaj)

Ambalaj tipi: Ürün; 946 mL Etilen oksit ile soğuk sterilizasyonu yapılmış Steril ambalaj (ETO Process Packaged Cold Sterilant) ile 850 mL ve 3200mL Steril olmayan ambalaj olmak üzere 2 farklı ambalaj tipinde sunulmaktadır.

Ambalajı açılmış ürün 28 gün içinde kullanılabilir.

Ürünün tavsiye edilen depolama koşullarında raf ömrü 12 aydır.

UZMAN PERSONEL KULLANIMI İÇİNDİR. GENEL HALK KULLANIMINA UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ

CRAD Çevre Risk An. Den. ve Eği. Hizm. Ltd. Şti.

Atakent Mh. Türker Cd. Göktürk Sk.No:8/A Ümraniye İstanbul

0 216 335 46 00- gbf@crad.com.tr

Spor-Klenz® Ready To Use

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%):

Hidrojen peroksit (CAS No: 7722-84-1) %1,0

Perasetik asit (CAS No: 79-21-0) %0,08

Yardımcı maddeler:

pH düzenleyici %4,92; Bağlayıcı/ stabilizör/ asit katalizörü %0,5;

seyreltilici %93,5

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

GAZLARI/DUMANLARI/BUHARLARI/SPREYLERİ SOLUMAKTAN VE DERİ İLE GÖZLERLE TEMASTAN SAKINIZ. DERİYLE TEMAS TEHLİKESİ OLDUĞU ZAMAN UYGUN KORUYUCU ELDIVEN KULLANINIZ. SIÇRAMA TEHLİKESİ VARSA KORUYUCU GÖZLÜK VEYA YÜZ ŞİPERİ TAKINIZ. DERİYLE HER TÜRLÜ TEMAS OLANAĞINI ÖNLEYECEK UYGUN GİYSİYİ GİYİNİZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Çöpleri ve atıkları, yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.

Ürün tipi 2: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Zehirlenme belirtileri: Sindirim ve solunum yolu rahatsızlıkları, öksürme, boğaz ağrısı, bulantı, kusma, ishal.

Aktif madde Hidrojen peroksit dozları:

Akut Toksik doz 1 –LD 50: 801 mg/kg (siçan, oral)

Akut Toksik doz 2 –LD 50: 4060 mg/kg (siçan, dermal)

Spor-Klenz® Ready To Use dozları:

Akut Toksik doz 1 –LD 50: > 5000 mg/kg (oral, siçan)

Akut Toksik doz 2 –LD 50: >20000 mg/kg (dermal, siçan)

İlk yardım önlemleri: Solunması halinde maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Dinlendirin. Solunum durmuşsa, suni solunuma tabii edin. Hemen tıbbi yardım alın. **Yutulması halinde** ağız çalkalayın. Kusturmayın. Kişinin bilincinin tamamen yerinde olması halinde, içmesi için su verin. Hemen zehir danışma merkezi veya doktoru arayın. **Ciltte temas halinde** cildi bol miktarda su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın. Kirlenmiş tüm giysileri, hemen çıkarın.

Tahrişin görülmesi halinde, doktora başvururun **Gözle temas halinde** hemen akan su ile 10-15 dakika boyunca gözleri yıkayın, göz kapaklarını açık tutun. Yapılması kolay ve uygun ise, kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. Şüphelenilmesi ve belirtilerin oluşması durumunda, doktora başvurun.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Bilinen antidotu bulunmamaktadır. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)/NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

Koruyucu eldiven, göz/yüz koruyucu ve bot kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. İşten ayrılmadan, yemek yemeden, sigara ve içecek içmeden önce, elleri ve maruz kalan diğer alanları yıkayın. Gebelik ve emzirme sürecinde bu maddeyle temastan kaçının.

Diğer maddelerden uzakta, sadece orijinal kabında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış alanlarda, 24°C'den düşük sıcaklıklarda dik bir şekilde depolayın. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Nem absorpsiyonu ve kirlilikten kaçınmak için kapları sıkı sıkıya kapalı tutun. Aşırı ısıktan ve tüm tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Etiket üzerindeki kullanma talimatına uymamak kullanıcı yaralanmalarına neden olabilir. Kanalizasyonlara ve sulara girişini önleyin. Sıvının, kanalizasyonlara veya sulara karışması halinde, yetkililere durumu bildirin. Kuvvetli asitler/bazılar, ağır metaller, demir, bakır ve alaşımları, pirinç, alüminyum, alkanoller, klor ve formaldehitten uzak tutun. Ek bilgi için GBF sine başvurun.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Zararlılık ifadeleri:

Önlem ifadeleri:

H314 Ciddi dilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

P260 Dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P264 Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

P304+P340 SOLUMUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Uyarı kelimesi: Tehlikeli

BAKANLIK ONAYI

20.10.2015